




Model EasyTS

台式检漏仪

EasyTS台式检漏仪对影响容器无菌性的微裂纹或针孔，可提供可靠检测的最佳解决方案。

EasyTS可让操作员对各种装有液体的容器（玻璃安瓿和小瓶、塑料瓶、输液袋、BFS袋和瓶子）进行泄漏测试。它可以用于样品的离线测试，也可以在很少的单元中，对100%的中小型生产进行检查

操作员将容器放入工作台并按下按钮：工作台自动执行测试（0.1秒），并打开绿色/红色灯以指示OK/NO结果。

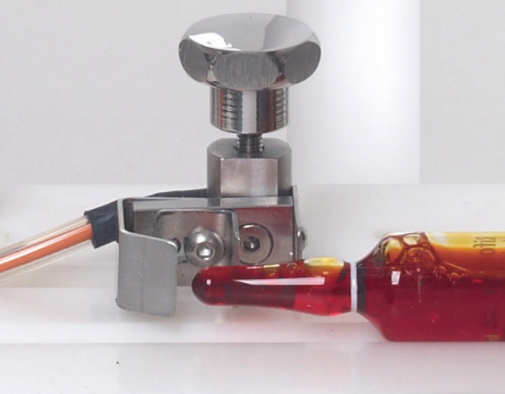

EasyTS 主要特色

设计紧凑

操作简单

模块化系统，适用于不同容器，尺寸变化快(更换仅需1分钟)

西门子PLC与显示

即刻OK/NOK输出

操作安全

测试灵敏度高，检测微生物级别

不锈钢和FDA批准的塑料材料

对产品传递能量小（少于0.08焦耳）


也适用于作为蒸馏水的低导电性液体。

技术规格

一旦创建，它不需要任何校准，也不需要任何特定的技能。参数保存在数据中；数值和图形结果也显示在显示屏上。

检测方法：

台式检漏仪采用高压方法：如果出现任何泄漏，放电电流将通过针孔流入容器，并由系统进行测量。

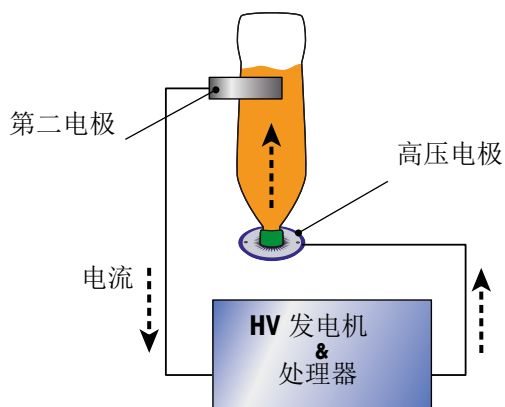

尺寸 (LxWxH)

400 x 360 x 650 mm

重量

15 Kg

电源

230V 50/60 Hz 1 Ph 250W

电压

Up to 40 kV

材料

Glass, PE, PET, PPE

类型

小瓶、安瓿、BFS条、输液塑料袋、BFS瓶

容量

1 to 2500 ml

敏感度

约1微米

产品导电率

$\geq 2.5 \mu\text{m/cm}$



CONVEL srl • Via Prati 11 • 36031 Dueville (VI) • Italy
tel. +39 0444 36.13.01 • fax +39 0444 18.30.680
www.convel.biz • info@convel.biz